


Varioskan ALF 简易操作卡



Varioskan ALF 一般操作流程：

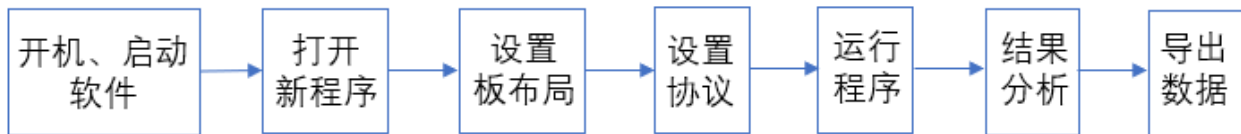


如需了解 Varioskan ALF 多功能酶标仪的详细使用说明，请参阅《Varioskan ALF 多功能酶标仪用户指南》

1.按下电源按钮启动仪器，电源开关位于仪器正面右下角。

2.仪器自检完成后，双击打开软件。



3.选择“新程序”，注意仪器类型为 Varioskan ALF，若非此类型，请从“其他仪器的类型”中选择“Varioskan ALF 的新会话”。

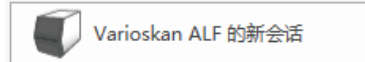

4.在新程序的页面左侧可以看到“注释”、“板布局”、“协议”、“结果”和“报告”五个选项。

4.1.“注释”：可通过“注释”给当前程序做出说明。

4.2.“板布局”：

一般可选择“未知样本”类型，移动鼠标至右侧区域，拖拽或单击有样本的孔位。



赛默飞
官方微信



赛默飞
生命科学官方微信

免费服务电话：800 820 8982/400 820 8982
信息咨询邮箱：cnbidmarketing@thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC

如需制作标曲：1)选择样本类型为“标准”；2)勾选并定义“复孔”的个数和排列方向；3)勾选并定义“浓度”；4)将鼠标移至右侧孔板处，在实际添加标准品的位置直接拖动，完成标准品的布局。



4.3.“协议”

- a.“吸光度”：设定检测波长；“吸收光谱”：设置起始、结束波长和步进；“浊度”：设定检测波长。
- b.“ 荧光”：选择滤光片对。
- c.“ 化学发光”：默认设置。

4.4.“运行程序”：点击启动键即可运行该程序。

4.4.“结果”：直接显示原始结果，可在此基础上添加分析，方法包括“扣减空白”、“基本统计分析”、“曲线拟合”、“自定义公式”等。

4.5.“报告”：将数据通过 Excel、TXT、PDF 等格式导出。

5.检测完成后保存数据，关掉电脑和仪器。



赛默飞
官方微信



赛默飞
生命科学官方微信

免费服务电话：800 820 8982/400 820 8982
信息咨询邮箱：cnbidmarketing@thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC